



Anleitung


Auslaufsterilisation durch Abflammen

Produkt

PEMS II Steril-Probeentnahmeventil
Abflammbar DN6
Ausführung mit Rohrtülle 40mm lang
Auslaufsterilisation durch Abflammen
Vorzugsweise mit Membrane Viton, alternativ EPPM

Verfahrensablauf

1. Sicherstellen, dass die Auslaufkammer leer und das Ventil geschlossen ist.
2. Abflammen gemäß Abbildung, wobei der **Ventilkörper selbst keinesfalls anlaufen darf!**
3. Probe entnehmen.
4. Ventil schließen, wobei das Handrädchen nur schwach angezogen werden darf.

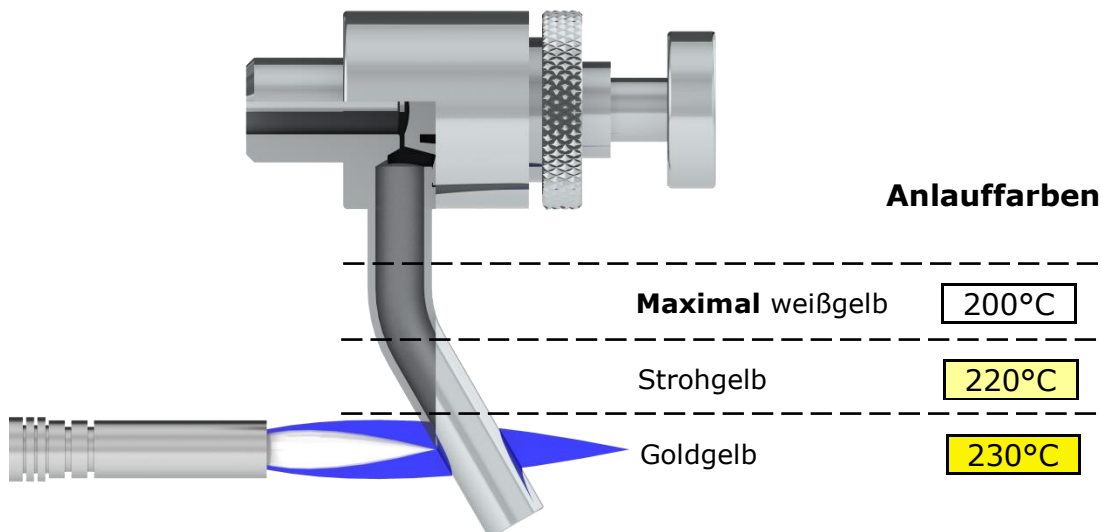

Hinweise zum Abflammvorgang:

- Nur unterhalb der Rohrkrümmung!
- Vom unteren Rohrende (intensiv) hin zur Rohrkrümmung (gering).